



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TRỘN CHỈ SỐ HÒA TAN (SOLUBILITY INDEX MIXER)

I. TÍNH NĂNG

- Nguồn điện: 220 V/50 Hz
- Tốc độ: 600 - 1130 vòng/phút
- Thời gian 1 phút đến 99 phút

II. VẬN HÀNH

- **Bước 1:** Đặt thiết bị cố định trên mặt phẳng nằm ngang
- **Bước 2:** Giữ nút tắt mở (switch) ở vị trí PRESS
- **Bước 3:** Kết nối nguồn điện với máy
- **Bước 4:** Kéo tay cầm bằng kim loại có núm màu đen (phía bên tay phải của bảng điều khiển) về phía người sử dụng
- **Bước 6:** Cho mẫu và lượng nước cần thiết vào trong cốc chứa mẫu chuyên dụng. Đặt cốc vào vị trí của giá đỡ và cho mẫu ngập trong cánh khuấy. Di chuyển đế miệng cốc nằm trong miếng nệm cao su (phía trên), sau đó khóa tay cầm lại để cố định cốc chứa mẫu với giá đỡ.
- **Bước 7:** Có 2 chế độ khuấy mẫu, khuấy có hẹn giờ và khuấy liên tục
 - + **Khuấy có hẹn giờ:** Giữ công tắc (“Press” or “Cont”) ở chế độ PRESS, nhấn nút To Star trong 5 giây và thả ra. Lúc này cánh khuấy sẽ trộn mạnh các thành phần trong cốc khoảng 90 giây, trong khoảng thời gian này đèn sẽ bật sáng. Khi mô tơ dừng, đèn sẽ tự động tắt.
 - + **Khuấy liên tục:** để khuấy chế độ liên tục, chuyển công tắc từ vị trí PRESS sang vị trí CON. Khi để chế độ này, người sử dụng tự bấm giờ để kết thúc quá trình khuấy
- **Bước 8:** Chuyển công tắc (“PRESS”, “CONT”) sang vị trí giữa của PRESS và CONT để kết thúc quá trình khuấy. Lúc này dùng tay trái giữ chặt lấy cốc chứa mẫu, tay còn lại đẩy tay cầm ra phía sau, sau đó di chuyển cốc ra khỏi giá đỡ.
- **Bước 9:** Vệ sinh máy
 - + Dùng một cốc nước sạch để vệ sinh máy. Các bước tiến hành như bước 6, 7, 8.

+ Tắt máy, rút điện ra khỏi ổ cắm. Dùng khăn sạch để vệ sinh máy và ghi nhật ký sử dụng.

Lưu ý:

- Không tự ý sử dụng, tháo mở, xê dịch thiết bị khi không có sự đồng ý của CBQLTB
- Cho lượng mẫu vào cốc vừa đủ để hạn chế văng mẫu lên thiết bị trong quá trình vận hành
- Cần thận với cốc chứa mẫu bằng thủy tinh trong quá trình sử dụng. Khi tháo và lắp cốc chứa mẫu vào trong giá đỡ phải dùng tay giữ chặt cốc
- Vệ sinh và ghi nhật ký thiết bị trước và sau khi sử dụng
- Khi thiết bị gặp sự cố trong quá trình vận hành phải báo ngay với cán bộ quản lý.

TRUNG TÂM TN-TH