



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ẤM (INCUCELL 111)

I. TÍNH NĂNG

- Nguồn điện: 220 V
 - Công suất tiêu thụ: 300W
 - Thang nhiệt độ: 0 – 99 °C
- Đổi lưu tự nhiên, cảnh báo quá nhiệt
- Cài đặt thời gian tối đa 99.59 giờ.

II. VẬN HÀNH

Bước 1: Mở cửa tủ ấm cho mẫu vào và đóng lại (Mở cửa tủ: kéo thanh tay cầm qua phải, đóng cửa tủ: làm ngược lại).

Bước 2: Cắm nguồn điện sau đó chờ 10 giây rồi mới bật nút ON/OFF để mở máy.

Bước 3: Nhấn phím mũi tên ▲ ▼ để chọn chương trình P3, chờ 5 s để xác nhận chương trình đã chọn.

Bước 4: Nhấn phím để cài nhiệt độ giữ ấm (Dùng phím mũi tên ▲ ▼ để cài đặt nhiệt độ).

Bước 5: Nhấn phím để cài đặt thời gian giữ ấm (Dùng phím mũi tên ▲ ▼ để cài đặt thời gian). Nếu chạy liên tục thì để thời gian cài đặt bằng 0 (---).

Bước 6: Chờ 5 s máy tự động lưu hai thông số vừa cài đặt ở bước 4&5.

Bước 7: Khi đạt nhiệt độ giữ ấm màn hình nhấp nháy liên tục hai thông số đã cài đặt, khi thời gian cài đặt về “0” thì kết thúc quá trình giữ ấm. Tắt tủ ấm, lấy mẫu ra.

Bước 8: Vệ sinh tủ ấm sạch sẽ.

Lưu ý:

- Không tự ý sử dụng, tháo mở, xê dịch thiết bị khi không có sự đồng ý của CB PTN.
- Ghi đầy đủ các thông tin lên phiếu theo dõi sử dụng thiết bị.
- Nếu trong quá trình sử dụng có sự cố phải báo kịp thời cho CB PTN.
- Trường hợp thiết bị hư hỏng do tác động cơ học, hóa chất, vận hành sai kỹ thuật thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.