



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ SẤY MEMMERT UN/IN/SN

I. TÍNH NĂNG

- Nguồn 220V.
- Khoảng nhiệt độ sử dụng: 0 – 250°C

II. Vận hành


Bước 1: Kiểm tra và vệ sinh tủ sấy.

Bước 2: Mở cửa tủ sấy cho vật liệu sấy vào và đóng lại (Mở cửa tủ: kéo tay cầm về phía trước, đóng cửa tủ: làm ngược lại)

Bước 3: Cắm nguồn điện

Bước 4 : Nhấn nút nguồn số 7 để khởi động máy

Bước 5 : Cài đặt chương trình sấy:

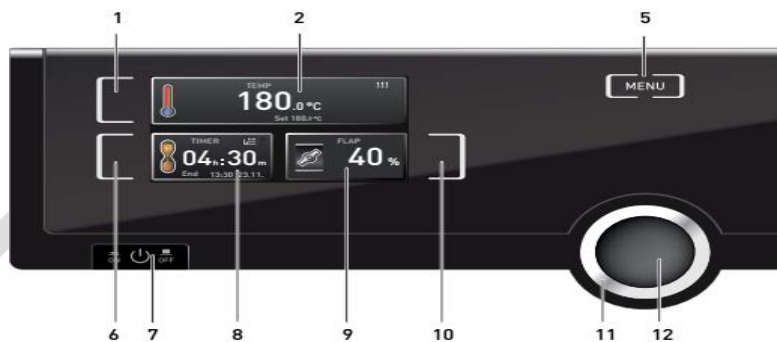

Nhấn nút tương ứng để kích hoạt các giá trị cần cài đặt:

* Cài đặt nhiệt độ

- Nhấn nút 1 để cài đặt nhiệt độ
- Dùng núm xoay số 11 để cài đặt giá trị nhiệt độ mong muốn
- Lưu giá trị vừa cài đặt bằng cách nhấn nút xác nhận số 12



Khi tủ bắt đầu quá trình gia nhiệt, ký hiệu  sẽ hiện trên ô nhiệt độ.

*** Cài đặt khe gió**

- Nhấn vào nút số 10 để cài đặt khe gió
- Dùng núm số 11 để điều chỉnh khe gió
- Cài đặt tốc độ quạt: 0 – 100%, độ tăng giảm 10%.

*** Cài đặt thời gian**

- Cài đặt chế độ bình thường (không hẹn giờ):

+ Nhấn vào nút số 6

+ Dùng núm xoay số 11 để cài đặt giá trị thời gian về 

+ Lưu giá trị vừa cài đặt bằng cách nhấn nút xác nhận số 12.

- Cài đặt chế độ hẹn giờ:

+ Nhấn vào nút số 6

+ Dùng núm xoay số 11 để cài đặt thời gian mong muốn

+ Lưu giá trị vừa cài đặt bằng cách nhấn nút xác nhận số 12.

- Nếu không có giá trị nào được nhập hoặc cài đặt trong 30 giây, tủ sẽ tự động về màn hình chính và lưu giá trị vừa cài đặt.

- Nếu không muốn lưu lại giá trị vừa thay đổi, nhấn nút cảm ứng ứng với giá trị đó để hủy thay đổi.

- Tủ sẽ trở về với giá trị ban đầu trước đó. Chỉ những giá trị cài đặt được xác nhận bằng cách nhấn nút xác nhận (12) mới được lưu lại và chấp nhận.

Bước 6: Kết thúc quá trình sấy, để nguội xuống nhiệt độ an toàn, lấy vật liệu sấy ra ngoài, vệ sinh tủ sấy.

Lưu ý:

- Không tự ý sử dụng, tháo mở, xê dịch thiết bị khi không có sự đồng ý của CB PTN.
- Ghi đầy đủ thông tin lên phiếu theo dõi sử dụng thiết bị khi sử dụng thiết bị.
- Tránh để hóa chất, chất tẩy rửa lên các bộ phận của tủ
- Thường xuyên vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ
- Không được tự động tháo mở tủ sấy.

TRUNG TÂM TN-TH